


Instrucciones de actualización de software de DR

- 1) Elija el link de descarga de Software para su instrumento.
Ejemplo: Si tiene un espectrofotómetro DR2800, pulse sobre 'Descarga Software DR2800'

Nota: La descarga puede llevar aprox. 1 minuto.

- 2) Pulse **Abrir**, cuando aparezca el mensaje siguiente: '¿Quiere **abrir** o guardar este archivo?'
- 3) Seleccione todos los archivos con terminación **.gz**

Nota: El número de archivos **.gz** varía entre los diferentes instrumentos.

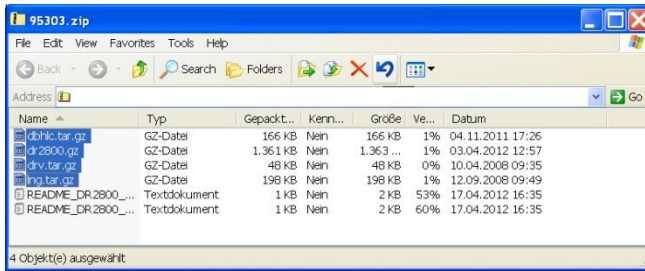

- 4) Copie todos los archivos con terminación **.gz** a una memoria USB.
Nota: Por favor, no descomprima los archivos individuales **.gz**.
- 5) Seleccione '**System Checks**' en el menú principal de su instrumento. Después seleccione '**Actualizar Instrumento**'.
- 6) Inserte la memoria USB en el puerto USB de su instrumento.
- 7) Pulse **OK**. El software será actualizado.
Nota: Por favor, espere hasta que la actualización se haya completado. Esto puede llevar unos 10 minutos.
- 8) Una vez que el software haya sido actualizado, aparece un mensaje para reiniciar el instrumento. Apague el instrumento. Espere por lo menos 3 segundos y enciéndalo de nuevo.

¡Su espectrofotómetro ya está actualizado!